

Instrucciones de Uso – Kit para Derrames de Líquidos Biológicos Peligrosos

1. Objetivo

Brindar una guía rápida y segura para la contención, limpieza y desinfección de derrames de líquidos biológicos peligrosos en el área de trabajo.

2. Contenido del Kit

- Bata desechable
- Gorro desechable
- Guantes de nitrilo desechables
- Tapabocas N95
- Gafas de protección
- Cinta de señalización
- Solidificador de líquidos **ABSOR-POL**
- Detergente **ENZYMATIC**
- Desinfectante de superficies **Q5-Cleaner**
- Paño absorbente
- Pala y cepillo
- Frasco rígido para residuos
- Bolsa roja para residuos y bolsa negra



3. Pasos a Seguir

A. Preparación

1. Colóquese el equipo de protección personal.
2. Señalice el área con la cinta de seguridad.

C. Recolección

1. Absorba residuos líquidos con el **pañó absorbente**.
2. Recoja residuos solidificados con la **pala y el cepillo**.
3. Deposite en el **frasco recolector**.

B. Contención del Derrame

1. Cubra el derrame con el solidificador de líquidos **ABSOR-POL**.
2. Espere de 2 a 5 minutos para que actúe.

D. Limpieza y Desinfección

1. Lave la superficie con detergente **ENZYMATIC**.
2. Aplique **desinfectante** según el tiempo de acción indicado.

E. Finalización

1. Deseche el EPP usado en bolsa de residuos biológicos.
2. Selle y rotule el frasco de residuos para disposición final.
3. Retire la señalización cuando el área esté segura.

4. Precauciones

- No manipular el derrame sin protección.
- No reutilizar absorbentes ni solidificador.
- Respetar el tiempo de acción del desinfectante.
- Reportar el incidente al responsable de bioseguridad.

5. Manejo de Residuos

- Rotular con símbolo de **biohazard**.
- Disponer mediante gestor autorizado de residuos peligrosos.

6. Mantenimiento del Kit

- Revisar mensualmente el contenido del kit.
- Sustituir productos vencidos o dañados.

7. Registro del Incidente

Planilla sugerida:

- Fecha y hora del derrame
- Tipo de líquido derramado
- Persona que ejecutó la limpieza
- Supervisor responsable

 **Importante:** Este kit es exclusivo para derrames de líquidos biológicos peligrosos. No usar para químicos u otros materiales.